



## Диспенсер для бутылок SAPPFORTE

Диспенсер для бутылок SAPPForте - идеальный выбор для дозирования сильнодействующих и едких химикатов, кислот, растворителей и оснований.

Конструкция диспенсера SAPPForте основана на принципе прямого вытеснения, когда плотно прилегающий поршень притирает стенки стеклянного цилиндра, полностью удаляя жидкость. Такая конструкция идеальна для многих типов сред, с которыми обычно проблематично работать, таких как реагенты, склонные к кристаллизации, вязкие жидкости, пенообразование или испарение жидкостей. Конструкция диспенсера SAPPForте предотвращает вздутие и замерзание поршня.

Диспенсер может автоклавироваться при 121 ° С.

Управление диспенсером SAPPForте чрезвычайно удобно благодаря кнопке регулировки объема, которую можно сдвинуть и заблокировать. Сливная трубка поворачивается, благодаря чему этикетка бутылки видна в любое время. Телескопическая всасывающая трубка позволяет использовать в качестве резервуаров бутылки любой высоты.



Модульная конструкция бутылочного диспенсера SAPPForте обеспечивает простое и экономичное обслуживание и ремонт, продлевая срок службы прибора.

При изготовлении диспенсера используются материалы с высокой химической стойкостью, такие как PTFE, PFA, боросиликат и платина.

Для использования с фтористым водородом / фтористоводородной кислотой диспенсер SAPPForте предлагает специальную модель, CF10-1-HF (1-10 мл), в которой распределяемая жидкость контактирует только с материалами PFA, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, FEP, ETFE, PTFE, платино-иридиевый сплав и PVDF.

Диспенсер SAPPForте с крышкой обеспечивает повышенную безопасность пользователя, предотвращая непреднамеренное вытекание реагента. Блокировка 3-ходового клапана отключает функцию дозирования. Кроме того, система может быть откачана, без снятия блока диспенсера с баллона. Прозрачная пластиковая втулка защищает пользователя от порезов и брызг в случае разбивания стекла, а держатель разрядной трубки без подтекания предотвращает перемещение трубки.

Диспенсер с крышкой SAPPForте имеет интеллектуальную систему быстрой заливки, которая направляет реагент обратно в бутылку, что исключает отходы реагента и повышает безопасность пользователя.

### Информация для заказа

Кат.№.	Описание
CF2-1	Диспенсер для бутылок SAPPForте, 0,25-2,5 мл
CF5-1	Диспенсер для бутылок SAPPForте, 0,5-5 мл
CF10-1	Диспенсер для бутылок SAPPForте, 1-10 мл
CF25-1	Диспенсер для бутылок SAPPForте, 2,5-25 мл
CF50-1	Диспенсер для бутылок SAPPForте 5-50 мл
CF10-1-HF	Диспенсер SAPPForте с крышкой для бутылок, 1-10 мл HF, (для использования с фтористым водородом / фтористоводородной кислотой)

В комплекте с прибором поставляются три адаптера из полипропилена для бутылей наиболее распространенных размеров.