



Гребенка EZ-Fit® для универсальной лабораторной фильтрации

Применяется для микробиологической фильтрации жидких образцов при тестировании бионагрузки, для контроля объектов окружающей среды (мониторинг воды), в косметике, производстве пищевых продуктов и напитков.

Фильтрационные коллекторы EZ-Fit® используется для универсальной лабораторной фильтрации и поддерживает одновременную фильтрацию 1-3-6 испытуемых образцов. Коллектор подходит для использования с фильтрующими установками Microfil®.

Клапаны большие и простые в эксплуатации.

Каждый отдельный компонент коллектора **EZ-Fit** можно снять для легкой очистки и автоклавирования. Это предотвращает образование биопленки, так как все внутренние области доступны и могут быть эффективно очищены щеткой. Головки фильтра, клапаны и шланговые соединения легко снимаются. Конструкция двухходового клапана предотвращает случайное прикосновение пользователя к фильтрующей головке при открытии или закрытии клапана. Небольшая высота конструкции повышает комфорт, особенно при использовании в вытяжных шкафах с ламинарным потоком воздуха. Удлинительные аксессуары были разработаны специально для операторов, работающих на высоких лабораторных столах. Встроена уникальная система, обеспечивающая устойчивость коллектора на неровных рабочих площадках.

Различные фильтрующие головки подходят как для многоразовых, так и для одноразовых фильтровальных устройств.

Готовые к использованию, стерилизованные и одноразовые блоки фильтрации EZ-Fit® упрощают рабочий процесс, экономят время и дают высоконадежные результаты подсчета микроорганизмов.

Доступны фильтрующие головки, которые подходят для пробок №8. Они подходят для устройств MERCK-Millipore, таких как Monitor 55-Plus™ и EZ-Fit® Filtration Unit. Одна фильтрующая головка также совместима с воронками из нержавеющей стали и стекла.


Технические характеристики

Материалы изготовления	
Рукоятки, клапан (собачка и головка)	Алюминий
Соединения, трубка, клапан (тело)	Нержавеющая сталь 316 L
Уплотнения соединений и уплотнения клапанов	Сополимер этилен-пропилендиеновый (EPDM; СЭПД)
О-образные уплотнители насадок для фильтрации	Силикон
Соединение шлангов	Штуцер для шлангов Ø10 мм (NPS 3/8 или DN10)
Условия автоклавирования	30 мин при 121°C

Новая насадка для фильтрации с воронками Microfil®

Расходные материалы Microfil® включают одноразовые стерильные пластиковые воронки объемом 250 мл или 100 мл и фильтрационные мембраны в стерильной упаковке. Мембраны доступны в отдельных пакетиках (S-Pak®) или в ленте по 150 штук (EZ-Pak®), которая обеспечивает бесконтактное, безопасное и быстрое их извлечение с использованием диспенсера мембран EZ-Pak® Curve.

Новая насадка Microfil® сконструирована так, чтобы повысить простоту использования, снизить эксплуатационные расходы и ограничить риск контаминации. Сплошная кромка по краю насадки дает возможность просто и безопасно перенести мембрану с помощью пинцета, снижая риск контакта с фильтрационной зоной мембраны и удалять мембрану одной рукой. Опорную пористую пластину для фильтра можно удалить, просто прижав её в любом месте по краю.

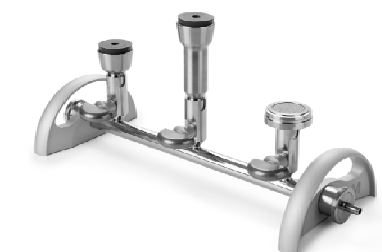



Информация для заказа

Описание	Кол-во, шт	Кат. №
Гребенка EZ-Fit®, 1-местная для воронок и мембран Microfil®	1	EZFITMIC01
Гребенка EZ-Fit®, 3-местная для воронок и мембран Microfil®	1	EZFITMIC03
Гребенка EZ-Fit®, 6-местная для воронок и мембран Microfil®	1	EZFITMIC06
Гребенка EZ-Fit®, 1-местная для фильтроэлементов EZ-Fit®	1	EZFITEFUN1
Гребенка EZ-Fit®, 3-местная для фильтроэлементов EZ-Fit®	1	EZFITEFUN3
Гребенка EZ-Fit®, 6-местная для фильтроэлементов EZ-Fit®	1	EZFITEFUN6
Гребенка EZ-Fit®, 1-местная для держателя-тюльпана с резиновой пробкой	1	EZFITH0LD1
Гребенка EZ-Fit®, 3-местная для держателя-тюльпана с резиновой пробкой	1	EZFITH0LD3
Гребенка EZ-Fit®, 6-местная для держателя-тюльпана с резиновой пробкой	1	EZFITH0LD6

Компоненты гребенки

Описание	Кол-во, шт	Кат. №
Основание 1-местной гребенки EZ-Fit®, нержавеющая сталь	1	EZFITBASE1
Основание 3-местной гребенки EZ-Fit®, нержавеющая сталь	1	EZFITBASE3
Основание 6-местной гребенки EZ-Fit®, нержавеющая сталь	1	EZFITBASE6
Насадка для фильтрации Microfil® для гребенки EZ-Fit®	1	EZFITMIHE1
	3	EZFITMIHE3
Насадка фильтрационной установки EZ-Fit® для гребенки EZ-Fit®	1	EZFITMVHE1
	3	EZFITMVHE3
Насадка для фильтрации для держателя-тюльпана с резиновой пробкой для гребенки EZ-Fit®	1	EZFITHIHE1
	3	EZFITHIHE3
Удлинитель высоты для гребенки EZ-Fit®	1	EZFITEXTE1
	3	EZFITEXTE3

Запасные части

Описание	Кол-во, шт	Кат. №
Быстроразъемное соединение гребенки EZ-Fit®, 1 заглушка и 1 соединитель	1	EZFITQUICKC
Комплект уплотнительных O-образных колец гребенки EZ-Fit®	3	EZFITGASK3
Клапан в сборе гребенки EZ-Fit®	1	EZFITVALV1
Съемная пористая опора фильтра гребенки EZ-Fit®, нержавеющая сталь	3	EZFITFRIT3
Комплект для технического обслуживания гребенки EZ-Fit®, включая смазку и щётку-ёршик	1	EZFITMAKIT
Пробка № 8 синего цвета (9,5 мм – 3/8 дюйма) силикон	5	XX2004718

Сопутствующее оборудование

Описание	Кол-во, шт	Кат. №
Вакуумный насос EZ-Stream®	1	EZSTREAM1
Силиконовый шланг – автоклавируемый Внутренний диаметр: 9,5 мм (3/8 дюйма) Длина: 5,0 м (196,8 дюйма)	1	STREAMTUB
Диспенсер EZ-Pak® Curve для мембран EZ-Pak®	1	EZCURVE01
Диспенсер воронок Microfil® объемом 100 мл	1	MIACFD101
Диспенсер воронок Microfil® объемом 250 мл	1	MIACFD201